

PAS – CALLEJA

Postup barvení:

Fixace 10 % formaldehydem	3 min
1. Fáze: barvení	
Jádrová červeň	15 min
Vodovodní voda	5 min
Lugolův roztok	5 min
Destilovaná voda	oplach
Roztok B Calleja	5 min
Destilovaná voda	oplach
2. Fáze: odvodnění	
96 % alkohol	Oplach
100 % alkohol	Oplach
3. Fáze: projasnění	
Xylen čistý	5 min
Xylen p. a.	5 min
4. Fáze: montování	solakryl


Výsledky barvení:

svalovina - zeleně


škrob – hnědý až černý

jádra - červeně

Mikrofotografie bramborového škrobu- Pas-Calleja (škrob-hnědo-černě)

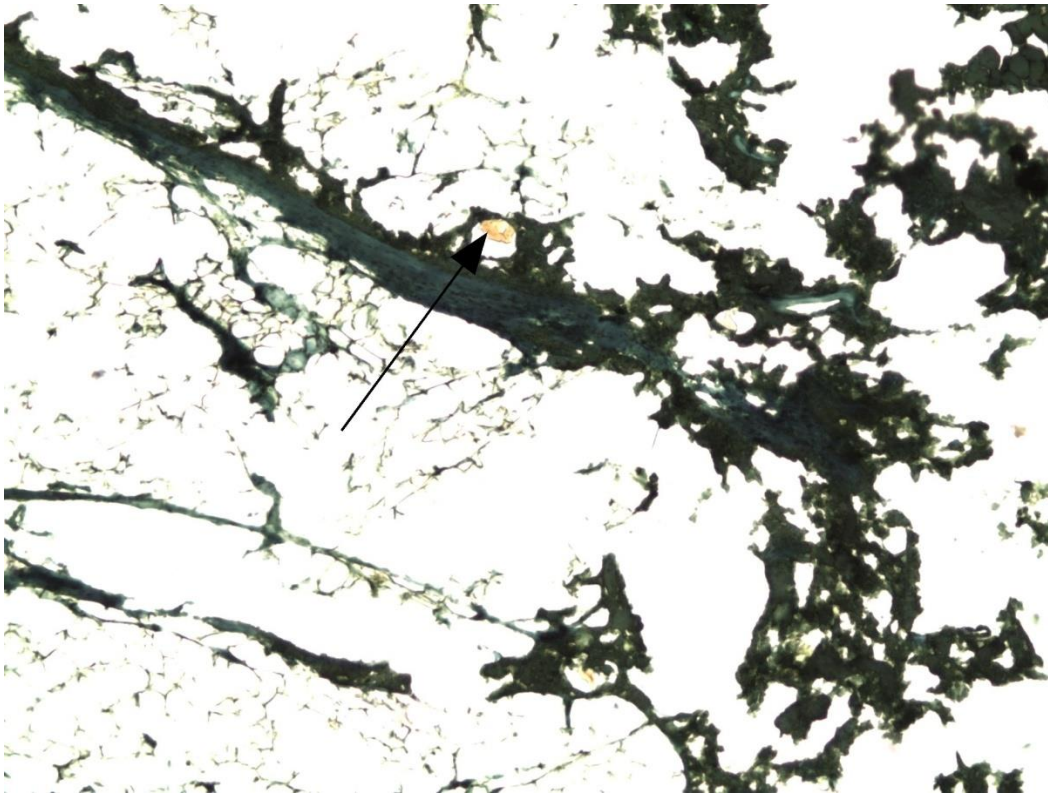

Zvětšení: 50x

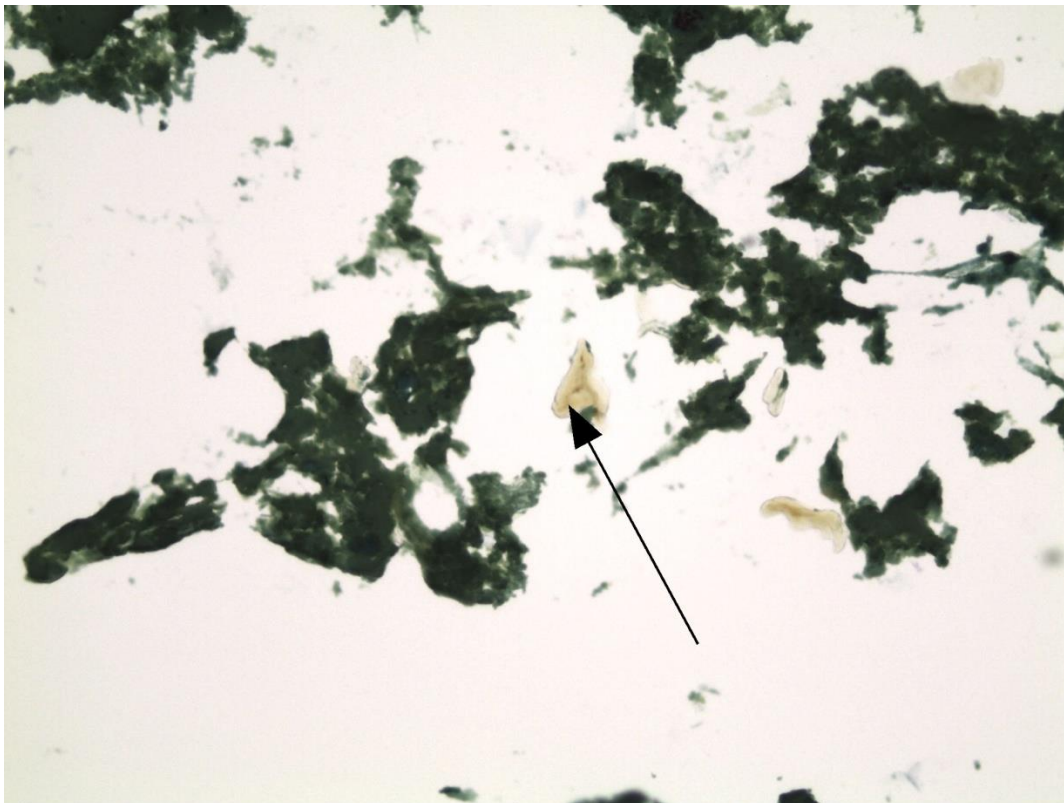

Zvětšení: 100x